

AEC 水性封片剂

说明书编号: 40427a

产品编号: AEC-0038/1039/1040

前言

本试剂为水溶性, 适用于免疫组化、细胞凋亡或原位杂交等实验中用 AEC、Fast-Red 或 AP-Red、BCIP/NBT 等显色的封片。

使用方法

经 AEC、Fast-Red 或 AP-Red、BCIP/NBT 等显色剂显色及复染后, 用吸水纸吸去组织周围多余的水份, 组织片无需酒精脱水及二甲苯透明, 趁组织片还湿时, 直接将 AEC 封片剂滴 1-2 滴在组织上(湿封)并摊平, 无须加盖盖玻片, 60℃烘干后即可观察。若须在高倍镜下观察, 可临时加盖盖玻片。

试剂盒规格及贮存条件

规格: 6ml/18ml/125ml

贮存条件: 室温保存, 有效期 12 个月。

注意事项

在使用过程中, 请勿将试剂沾染到皮肤、眼睛或衣物上。

本产品仅供研究用。

E-mail: info@maxim.com.cn

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685